

## USB LINK PS-2100A

### Technické specifikace:

**LED – svítí:** USB link je správně připojen, systém zařízení rozpoznal.

**LED – nesvítí:** USB link je nesprávně připojen. Zapojte jej znovu do USB portu počítače.

**Orientace senzoru:** Senzory zasouvejte s ohledem na drážku v USB linku.

**Připojení za provozu:** USB link lze připojovat i odbírat během provozu počítače.



### Popis:

PS-2100A USB Link je jednoduché komunikační rozhraní zajišťující komunikaci PASPORT senzorů s počítači vybavenými USB portem.

### Další potřebné vybavení:

- Alespoň jeden USB port,
- Datastudio SW,
- Windows 98 a vyšší.

### Nastavení:

1. Nainstalujte Datastudio SW ,
2. Zastrčte vybraný PASPORT senzor nebo jeho přípojný kabel do USB LINK,
3. Připojte USB LINK k USB portu počítače,
4. Jakmile počítač rozpozná nové zařízení, spustí se automaticky Datastudio SW.